



NK细胞无血清培养基—高性能版

- 通用性：外周血NK与脐血NK皆可培养。
- 包容性：不挑初始样本阳性率。初始特殊样本（初始阳性率低于10%）亦能得到强诱导。
- 稳定性：培养至14天达到200倍以上细胞扩增，阳性率高于85%。
- 程序化：培养方式程序化，无需按传统的计密度补液方式进行补液

产品规格

产品名称	产品用途	产品规格	保存条件
NK细胞无血清培养基	NK细胞体外培养	1000mL/瓶×2	2-8℃保存 效期12个月
NK细胞 诱导因子试剂盒	YC00A：起始培养时包被培养瓶使用	1支，500μL/支	-20℃保存 效期12个月
	YC00B：起始培养时添加	1支，500μL/支	
	YC00C：培养基B添加	1支，1500μL/支	
	YC005：添加至培养基使用。每支/1L	2支	
	庆大霉素：添加至培养基使用。100μL/1L	1支，300μL/支	

数据对比





编号	样本情况	初始表型	试剂盒	终表型	扩增倍数
样本1	正常男性	8%	基础款	58.20%	179
			高性能款	92.50%	196
样本2	冻存PBMC	8%	基础款	50.88%	196
			高性能款	88.40%	223
样本3	正常男性	9%	基础款	67.59%	240
			高性能款	92.30%	250
样本4	正常男性	13%	基础款	96.03%	192
			高性能款	99.0%	245
样本5	正常女性	12.3%	基础款	79.75%	157
			高性能款	94.75%	181
样本6	严重溶血	10.0%	基础款	72.43%	83
			高性能款	84.76%	182



性能
展示





脐带血样本

样本一：16天细胞数51.6亿，阳性率82.6%

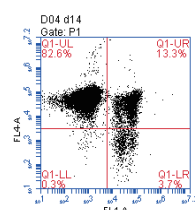
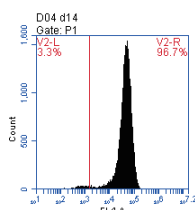
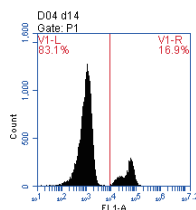
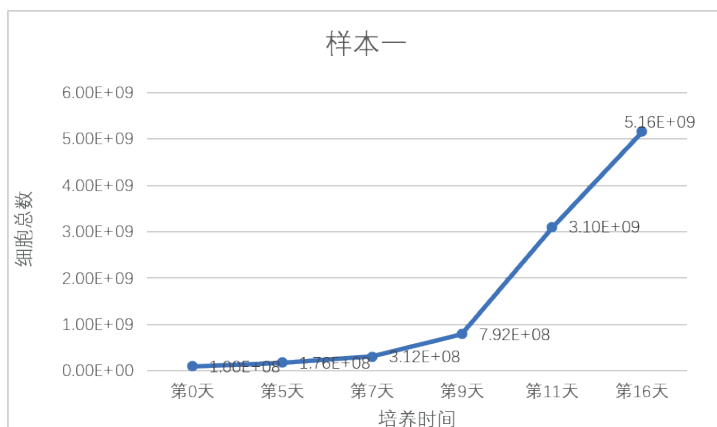


外周血样本

样本一：14天细胞数68亿，阳性率99%

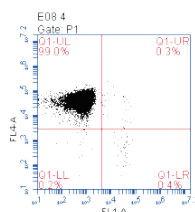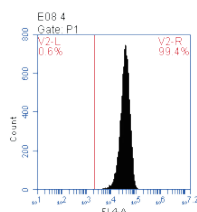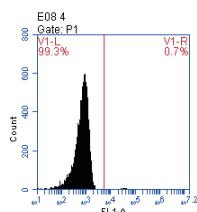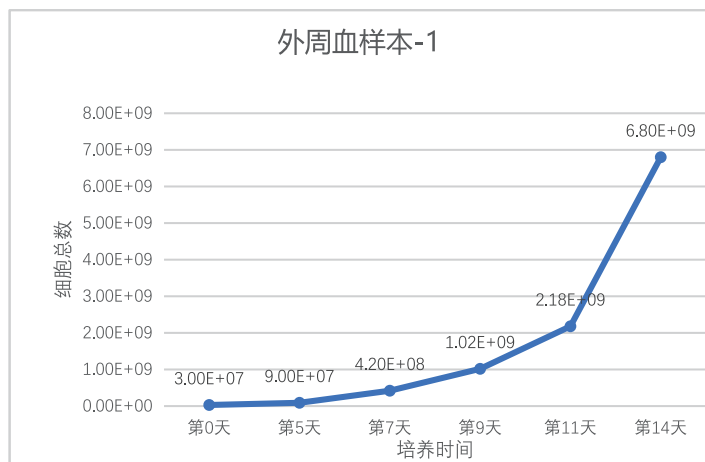

样本二：14天细胞数56亿，阳性率91.4%

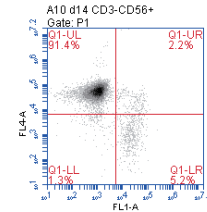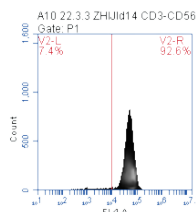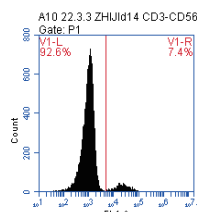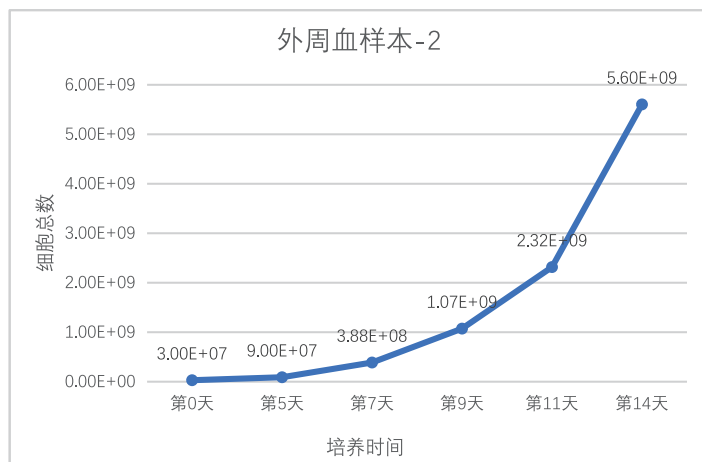

YOCON 友康®

友康生物科技(北京)股份有限公司

地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号

电话：400-001-1266 010-58711655

网址：www.yocon.cn



友康生物小程序



友康生物公众号